


「試料研磨装置」を用いた自動研磨

研磨条件(荷重、回転数、潤滑剤、時間、etc.)を**プログラム化**することで、作業者によらない**均一な研磨**(各種測定・観察の前処理)ができます。




研磨条件の例


- ★研磨材：9 μ m→3 μ m→1 μ m
- ★回転数：円板300rpm、試料板150rpm
- ★荷重：25N×試料個数

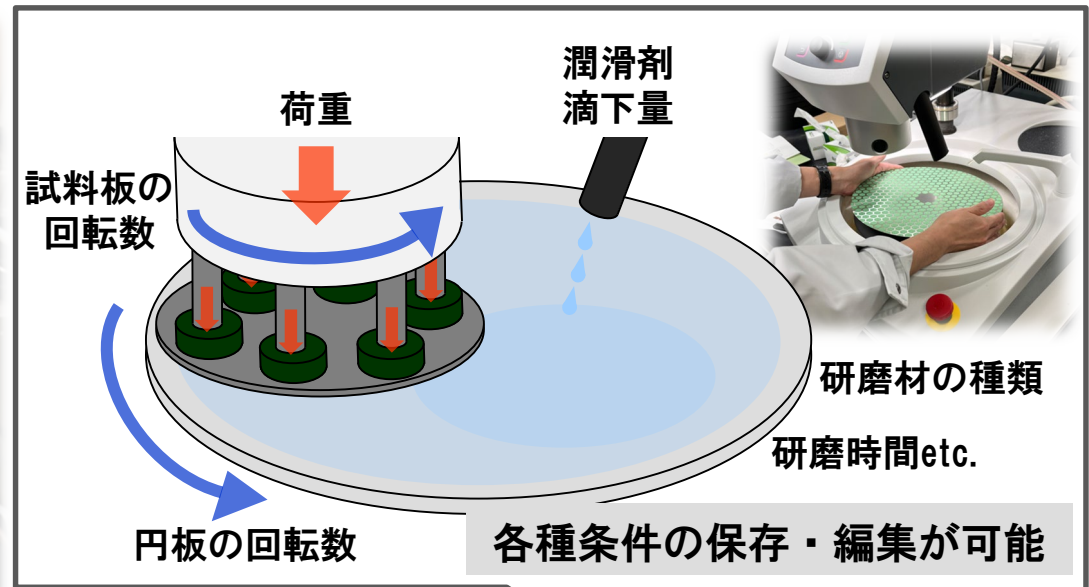

切断
樹脂埋込

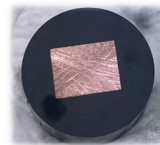

自動研磨

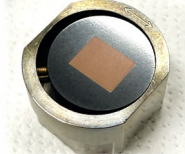

顕微鏡
観察etc.

試料研磨機：ラボポール30(株式会社ストルアス製)
試料回転機：ラボフォース100(株式会社ストルアス製)
研磨剤供給機：ラボドーザー100(株式会社ストルアス製)